

「酸度と塩分」を連続測定で 手間いらず！



自動滴定装置 COM-28S

4.3インチ カラータッチパネル採用



COM-28Sとビュレット2台
構成例
¥1,672,000~

高い精度で測定します

個人誤差がありません。
計算ミスありません。


測定は自動です

測定中は他の仕事ができます。

色の着いた試料も可能です

色の変化で終点を判定しないので
色の着いた試料でも
問題なく測定できます。


【酸度測定結果】

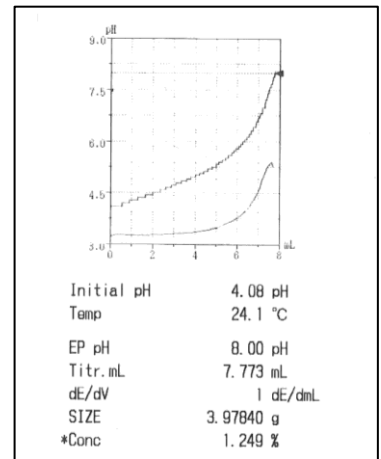

【ケチャップの酸度・塩分測定結果例】

No.	試料量(g)	酸度(%)	塩分(%)
1	3.8883	1.254	1.407
2	4.0249	1.250	1.407
3	3.9784	1.249	1.413
平均値		1.251	1.409
標準偏差		0.002	0.003
変動係数		0.21	0.25

【塩分測定結果】

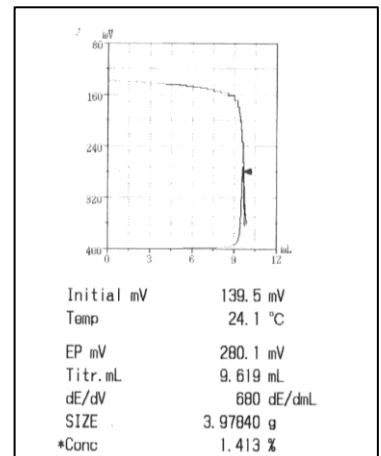

測定手順は 3 ステップ！

試料を
ビーカーに採取

純水を
加える

電極を浸漬して
滴定キーを押す

終了

酸度と塩分を
自動連続測定

硝酸の分注も
自動

用途と予算に合わせたラインアップをご用意


リーズナブル



酸度または塩分だけなら

COM-28
¥812,000～

12検体
連続測定

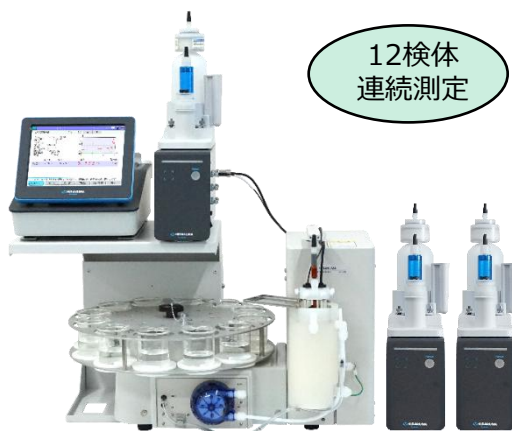

たくさんのサンプルを自動で測定したい

COM-A19SC1712+増設ビュレット
¥3,171,000～

8.4インチ
タッチパネル



大きな画面で操作しやすく、
サーマルプリンタを内蔵

COM-A19S+増設ビュレット
¥2,222,000～

※記載の価格には、消費税、据付費、電極は含まれておりません。

まずは無償デモでお試しを！

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

株式会社HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

東京オフィス TEL 03-5962-3413

大阪オフィス TEL 080-9554-8237

名古屋オフィス TEL 080-8420-3981

<https://www.hiranuma.com>

お問い合わせは—