

# 「清酒の総酸とアミノ酸」を連続測定で 手間いらず！

だれでも  
カンタン

自動滴定装置  
**COM-A19**  
8.4インチ タッチパネル採用



## 国税庁所定分析法に準拠

試料量10mLで希釈せずに測定が可能です。

## 高い精度で測定します

個人誤差がありません。  
計算ミスありません。



50mLトルビーカーに  
サーミスタ付き電極と  
ビュレットチップ2本が収まります。


## 測定は自動です

測定中は他の仕事ができます。  
測定終了は音声でお知らせ。

## 大量にデータを保存できます

測定結果は100件保存。  
さらに、USBメモリに自動バックアップできるので、  
容量を気にせず測定できます。

【連続測定結果例】

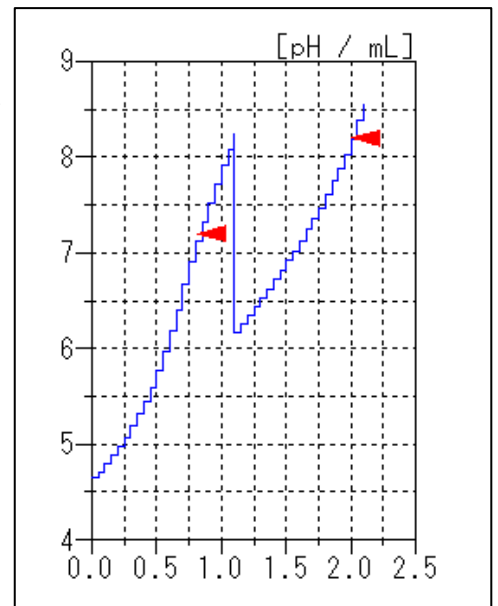

【測定結果例】

	総酸	アミノ酸
	0.822	0.904
	0.817	0.895
	0.828	0.894
平均値	0.82	0.90
標準偏差	0.0055	0.0055
変動係数	0.67 %	0.61 %

測定手順は **2** ステップ！

総酸とアミノ酸を  
自動連続測定

試料10mLを  
50mLトールビーカーに採取



かくはん子は、  
φ5×15mmを  
使用してください。

電極を浸漬して  
滴定キーを押す



中性ホルマリン溶液も  
自動で添加します

**終了**

総酸とアミノ酸の連続測定には、  
ガラス-比較-サーミスタ複合電極  
GRT-604Bを使用します。

## 用途と予算に合わせたラインアップをご用意

リーズナブル



COM-28S、増設ビュレット、電極GRT-604B  
お問合せください

12検体  
連続測定



COM-A19SC1712と増設ビュレット他

※ 改造の必要がある場合がありますので、  
お問い合わせください。

8.4インチ  
タッチパネル



COM-A19S、増設ビュレット、電極GRT-604B  
¥1,802,000～



※製品画像はイメージです。

※記載の価格には、消費税、据付費は含まれておりません。

**まずは無償デモでお試しを！**

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

**株式会社HIRANUMA**

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

東京オフィス TEL 03-5962-3413

大阪オフィス TEL 080-9554-8237

名古屋オフィス TEL 080-8420-3981

お問い合わせは—