

「梅干しの**酸度と塩分**」を測定する方へ  
リーズナブルな製品をお知らせします！

JAS規格1752(農産物漬物)に記載の  
電位差滴定装置です。

**酸度  
塩分**

4.3インチ タッチパネル搭載  
自動滴定装置  
**COM-28S**



**電位差滴定装置なら**

**劇物「クロム酸カリウム」の管理・処理が不要。**

**精度の高い測定が、だれでも簡単にできます！**

## 特長

① 操作はわかりやすい  
ピクトグラムと日本語表示！



② 個人誤差、計算ミスなし！  
精度の高い測定結果

No.	試料量(g)	酸度(%)	塩分(%)
1	0.5405	4.282	19.281
2	0.5985	4.287	19.307
3	0.5018	4.284	19.264
平均値		4.284	19.284
標準偏差		0.0025	0.0217
変動係数		0.0587	0.1123

※測定の一例

## 測定手順

試料を  
ビーカーに採取

純水を  
加える

電極を浸漬して  
滴定キーを押す

酸度と塩分を  
自動連続測定

終了

## 価格例

自動滴定装置 COM-28S	¥1,000,000
ビュレット B-28×2台	¥660,000
ガラス電極 GE-101B	¥17,000
銀-比較 複合電極 AGR-811	¥40,000

**合計** **¥1,717,000**

※記載の価格には、消費税、据付費は含まれておりません。

■ オプションプリンタは2種類をご用意



サーマル (感熱紙)



ドットインパクト (普通紙)

■ 検体数が増えても  
自動サイクラ(12検体用)  
の増設が可能



**まずは無償デモでお試しを！**

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

株式会社HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

東京オフィス TEL 03-5962-3413

大阪オフィス TEL 080-9554-8237

名古屋オフィス TEL 080-8420-3981

お問い合わせは—