

「梅干しの**酸度と塩分**」を測定する方へ
リーズナブルな製品をお知らせします！

JAS規格1752(農産物漬物)に記載の
電位差滴定装置です。

4.3インチ タッチパネル搭載
自動滴定装置
COM-28S

**酸度
塩分**




電位差滴定装置なら

劇物「**クロム酸カリウム**」の管理・処理が不要。

精度の高い測定が、**だれでも簡単に**できます！

特長

① 操作はわかりやすい
ピクトグラムと日本語表示！

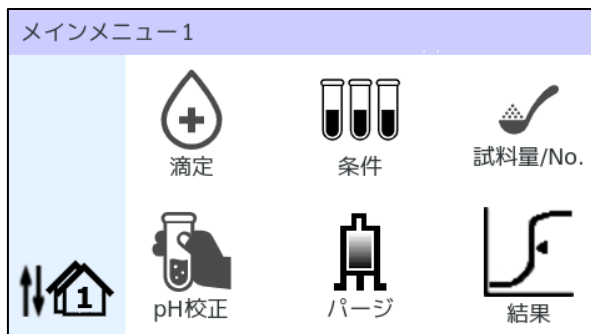

② 個人誤差、計算ミスなし！
精度の高い測定結果

No.	試料量(g)	酸度(%)	塩分(%)
1	0.5405	4.282	19.281
2	0.5985	4.287	19.307
3	0.5018	4.284	19.264
平均値		4.284	19.284
標準偏差		0.0025	0.0217
変動係数		0.0587	0.1123

※測定の一例

測定手順

試料を
ビーカーに採取

純水を
加える

電極を浸漬して
滴定キーを押す

酸度と塩分を
自動連続測定

終了

価格例

自動滴定装置 COM-28S

¥1,012,000

ビュレット B-28×2台

¥660,000

ガラス電極 GE-101B

¥17,000

銀-比較 複合電極 AGR-811

¥40,000

合計

¥1,729,000

※記載の価格には、消費税、据付費は含まれておりません。

■ オプションプリンタは2種類をご用意



サーマル（感熱紙）



ドットインパクト（普通紙）

■ 検体数が増えても
自動サイクラ（12検体用）
の増設が可能



まずは無償デモでお試しを！

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

株式会社HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

東京オフィス TEL 03-5962-3413

大阪オフィス TEL 080-9554-8237

名古屋オフィス TEL 080-8420-3981

<https://www.hiranuma.com>

お問い合わせはー