

「ワインの酸度」を 自動滴定装置で測定！

自動滴定装置

COM-28

4.3インチ カラータッチパネル採用



だれでも
カンタン



高い精度で測定します

個人誤差がありません。
計算ミスありません。


測定は自動です

測定中は他の仕事ができます。


色の着いた試料も可能です

色の変化で終点を判定しないので
赤ワインでもロゼワインでも、
問題なく測定できます。

【白ワイン酸度 測定結果】

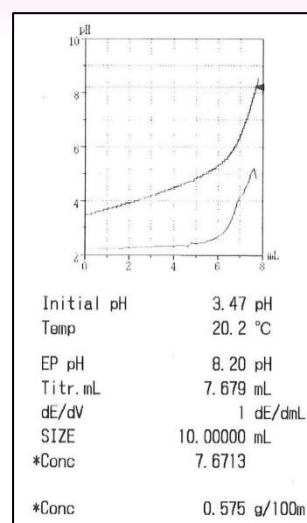

【赤ワイン酸度 測定結果】

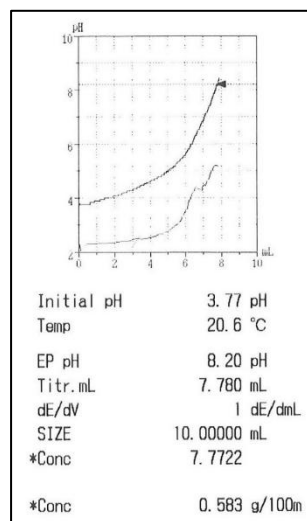

【白ワイン・赤ワインの酒石酸換算酸度 測定結果例】

No.	試料量 (mL)	白ワイン酸度 (g/100mL)	赤ワイン酸度 (g/100mL)
1	10	0.578	0.583
2	10	0.576	0.583
3	10	0.575	0.583
平均値		0.576	0.583
標準偏差		0.001	—
変動係数		0.27	—

測定手順は **3** ステップ！

試料を
ビーカーに採取

純水を
加える

電極を浸漬して
滴定キーを押す

終了

用途と予算に合わせたラインアップをご用意

リーズナブル



COM-28
¥812,000～

12検体
連続測定



COM-A19SC1712
¥2,222,000～

8.4インチ
タッチパネル



COM-A19S
¥1,362,000～

※記載の価格には、消費税、据付費、電極は含まれておりません。

まずは無償デモでお試しを！

装置の開梱・据付・説明・返却、全てお任せください

株式会社HIRANUMA

本社・水戸事業所 〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1739

東京オフィス TEL 03-5962-3413

大阪オフィス TEL 080-9554-8237

名古屋オフィス TEL 080-8420-3981

<https://www.hiranuma.com>

お問い合わせはー